

MEIO MULTIPLICAÇÃO PARA BACTÉRIAS COM ATIVADOR

Meio Desidratado

Apresentação

Balde com 10kg.

Método de esterilização

Não estéril.

Aplicação

Meio de cultura destinado à multiplicação de microrganismos gram positivos do gênero *Bacillus* spp. em processos fermentativos "on farm".

Modo de usar

Dissolver 10 g do produto em 1 litro de água e esterilizar para uso. Nessa proporção, o balde de 10 kg rende 1.000 litros. Seguir os procedimentos de análises de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório.

Controle de Qualidade

Teste	Resultado	UFC/ml
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Crescimento bom com turvação do meio	10 ⁹ – Após 24h
<i>Bacillus thuringiensis</i> ATCC 10792	Crescimento bom com turvação do meio	10 ⁹ – Após 24h
<i>Bacillus pumilus</i> ATCC 7061	Crescimento bom com turvação do meio	10 ⁹ – Após 24h
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ATCC 23350	Crescimento bom com turvação do meio	10 ⁹ – Após 24h
Aspecto visual	Meio desidratado: pó homogêneo, bege. Solução 1%: meio líquido, opalescente, bege claro, pode haver presença de sedimentos.	

Interpretação dos resultados

O crescimento microbiano é evidenciado através da turvação do meio. Havendo crescimento, realizar análise microscópica, subcultura em meios seletivos e testes bioquímicos para identificar os gêneros e espécies isolados, se necessário.

Precauções e cuidados especiais

Produto destinado apenas para o uso em diagnóstico *in vitro*.
Uso restrito por profissionais. Não inalar ou ingerir.
Não utilizar o produto fora do prazo de validade, com sinais de contaminação e com alterações de cor. Na presença de contaminação o produto deve ser imediatamente descartado.

Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada.

Conservação

Meio desidratado: Conservar entre 10-25°C em local seco e ao abrigo da luz.

Validade

2 anos a partir da data de fabricação.

Descarte do produto

Após o uso, o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.

Garantia da Qualidade

A bioBoaVista garante a qualidade de seus produtos desde que sejam utilizados conforme as respectivas instruções de uso e em referências nacionais e internacionais. A bioBoaVista não se responsabiliza pela utilização de seus produtos para outra finalidade diferente da descrita e aprovada pela companhia. Todos os diagnósticos clínicos devem ser analisados em conjunto com evidências clínicas e não apenas com resultados laboratoriais.